

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE FISIOTERAPIA

POP 129 – LIMPEZA DE REFRIGERADOR/ FREEZER

Junho/2020

Versão 1

OBJETIVO: Limpeza do refrigerador e/ou freezer. Descongelar e limpar o freezer a cada 15 dias ou quando observada formação de gelo ou algo que possa prejudicar o funcionamento do mesmo, necessidade de limpeza e/ou arrumação, derramamento de substâncias químicas e/ou biológicas e outros casos.

EPI's NECESSÁRIOS: Avental, luva de borracha e sapato fechado.

RESPONSABILIDADES:

- Coordenador do CET: Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho.
- Auxiliar de Serviços Gerais: Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

- Balde;
- Pano limpo;
- Esponja;

- Álcool 70% (devidamente rotulados e tampados; o rótulo deve incluir modo de uso, composição química, advertências e precauções);
- Hipoclorito a 1% (devidamente rotulados e tampados; o rótulo deve incluir modo de uso, composição química, advertências e precauções);
- Detergente (devidamente rotulados e tampados; o rótulo deve incluir modo de uso, composição química, advertências e precauções).

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Utilizar EPIs;
- Desligar o refrigerador e/ou freezer;
- Deixar descongelar;
- Limpar todo o interior com esponja e hipoclorito à 1%, aguardar de 2 a 5 minutos;
- Passar uma gaze ligeiramente umedecida em água;
- Limpar todo interior com pano limpo e álcool 70 %;
- Deixar secar;
- Ligar o refrigerador e/ou freezer e deixar fechada até que atinja a sua temperatura pré-determinada;
- Somente pode ser usada após atingir a temperatura ideal: Geladeira de 2 a 8°C. Freezer de -15 a -20°C, fazendo a conferência através do termohigrômetro inserido no equipamento via manual;
- Registrar o procedimento em folha de registro próprio (anexo 1)

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico, físico e químico

REFERÊNCIAS:

Procedimento operacional padrão(pop) limpeza de refrigerador e freezer - Instituto Leonidas & Maria Deane – FioCruz Amazônia (2018). Disponível em: <https://amazonia.fiocruz.br/doc/gq/ilmd_slm_pop_006.pdf>. Acesso em 01/07/2020.

Procedimento operacional padrão(pop) para Unidades Básicas de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde de Colombo/PR (2013). Disponível em: <<http://www.colombo.pr.gov.br/downloads/saude/062012/11-PROCEDIMENTOS-OPERACIONAIS-PADRAO-PARA-UBS-VERSAO-2012.PDF>>. Acesso em 01/07/2020.

Anexo 1 – REGISTRO DE LIMPEZA DE GELADEIRA/FREEZER

[illegible]